

水洗色牢度仪操作规程

一、仪器名称

SW-24 型水洗色牢度仪，宁波纺织仪器厂。

二、仪器功能

该仪器可用于纺织品的耐水洗、皂洗、干洗色牢度试验，也可用于考核染料耐洗色牢度的实验，符合 ISO 105，GB/T 3921，GB/T 5711、AATCC 等标准。

三、操作指南

1. 打开电源开关，仪器分左右工位，可单独使用。
2. 进入界面，在对应的工位中，设定所需要的温度和时间等参数。
3. 设定完毕，点加热按钮，机器开始升温。
4. 待机器达到温度后，将试样放入试杯，紧固试杯盖，按下机器的点动按钮，逐一装在旋转架上（方法：把试杯插入插口稍用力压下，顺时针试旋转 45 度），注意罐子的平衡。
5. 点击运行按钮，运行结束后取出试杯，关闭电源。
6. 实验过程中注意工位仓中的水量，结束后需认真清洗试验杯。

四、注意事项

1. 所有人员操作前必须经过培训才可上机实验。
2. 实验过程如出现特殊情况请与设备管理员联系。
3. 实验结束后请做好使用记录及卫生工作。